

DCB	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Shaker-Mesa Agitadora	POP-001
------------	--	----------------

1- OBJETIVO Agitação de frascos
2- CAMPO DE APLICAÇÃO Departamento de Ciências Biológicas
3- DEFINIÇÕES RPM = rotações por minuto
4- MARCA / MODELO DO EQUIPAMENTO Cienlab CE-305-D
5- MATERIAIS
6- PROCEDIMENTOS Sempre confira a voltagem antes de ligar o equipamento na tomada. O equipamento não tem programação de tempo. Utilize um cronômetro. Para ligar: 1. Ligue o equipamento na tomada; 2. Ligue a chave geral na parte frontal do equipamento; 3. Irá aparecer no visor do equipamento rdy; 4. Aperte o botão PROG. Vai aparecer P002 no visor; 5. Aperte novamente o botão PROG. Em seguida, aperte os botões   para escolher a agitação desejada; 6. Aperte o botão verde para iniciar a agitação Para desligar: 7. Aperte o botão vermelho e aguarde a agitação parar; 8. Desligue a chave geral na parte frontal e aguarde o visor apagar; 9. Desligue o equipamento da tomada
7- FREQUÊNCIA Conforme necessidade

Elaboração: Ricardo N. F. de Castro	Verificação e Aprovação: Fabiana C.P. Tiago	Versão	Data	Substitui a Versão	Página
		00	20/10/2021	-	1
Cópia Nº:	Departamento de Ciências Biológicas- CEFET-MG – BH - MG				